



Технические данные

Пакеты для автоклавирования

1. Область применения

Предназначены для стерилизации в них предметов, а также может использоваться для автоклавирования отходов. Автоклавирование: максимальная температура +136°C.

2. Используемый материал

№	Компонент	Материал
1	Пакет	Полипропилен
2	Промежуточная упаковка	Полиэтиленовый пакет
3	Транспортная упаковка	Гофрированный картон

3. Размеры

Артикул	Код производителя	Длина	Ширина	Толщина
25000114	66100	310 мм	660 мм	0,045 мм
25000115	66101	415 мм	600 мм	0,045 мм
25000116	66102	610 мм	810 мм	0,045 мм

4. Порядок использования

- 1) Перед применением проверить целостность пакета.
- 2) Поместить пакет в специальную ёмкость для сбора отходов (контейнер) вывернуть края наружу и накрыть крышкой или разместить в напольном держателе типа «пьяльцы».
- 3) После заполнения пакета снять крышку с контейнера, вынуть из него пакет, загнуть край пакета в виде петли и неплотно, так чтобы обеспечить доступ воздуха, завязать проволочным замком, замком из полимера, выдерживающим соответствующий температурный режим, бумажным или хлопковым шпагатом, или другим пригодным изделием. Закрытый пакет транспортировать к месту утилизации.
- 4) Изделия, имеющие колющие и режущие поверхности, собирать в специальный контейнер для использованных игл, лезвий и др., который после заполнения поместить в пакет для дальнейшей утилизации.
- 5) Пакет, расположенный в напольном держателе типа «пьяльцы», после заполнения снять с держателей, загнуть край пакета петлей и закрыть (см. п. 3).
- 6) Поместить пакет в установку стерилизации без использования дополнительных емкостей и провести обработку при одном из следующих режимов:
 - утилизацию отходов с биологическими загрязнениями автоклавированием при температуре + 134°C в течение 30 минут;
 - инактивацию загрязненных материалов автоклавированием при температуре +121°C в течение 45 минут;
 - стерилизацию чистых изделий автоклавированием при температуре +121°C в течение 45 минут;
 - обеззараживание медицинских отходов классов Б и В в СВЧ установке в течение 60 минут.
- 7) Индикатор при прохождении полного цикла стерилизации меняет цвет.

5. Серия

Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

6. Условия хранения

Изделия должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре $\leq 40^\circ\text{C}$ и относительной влажности $\leq 80\%$.

7. Срок годности

5 лет.