

**Паспорт
Спиртовки
ГОСТ 25336-82**

1. Назначение

Предназначена для подогрева и плавления материалов, стерилизации в открытом пламени инструментов, для нагрева небольших лабораторных сосудов (пробирок, колб, тиглей и т.п.) и других подобных термических процессов при проведении профессиональных лабораторных анализов.

2. Основные технические характеристики

Тип	Номинальная вместимость, мл	Габаритные размеры, мм	
		высота	Ø основания
СЛ-1	100	115*	72 ± 2,0
СЛ-2	100	90*	72 ± 2,0

*Размер для справок.

1. Спиртовки изготовлены в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
2. Номинальная вместимость в обозначении и наименовании спиртовок является условной.
3. Максимальная температура пламени – до 900°C.
4. Спиртовка СЛ-1 снабжена стеклянным притертым колпачком, который предотвращают испарение спирта в нерабочем состоянии.
5. Спиртовка СЛ-2 снабжена пластмассовым винтовым колпачком и металлической оправой для установки металлической сетки.
6. Имеют хлопчатобумажный фитиль, который обеспечивает ровное нетоксичное горение.
7. Спиртовки изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировании. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно. Стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

Хранить спиртовку необходимо с плотно закрытой крышкой. Запрещено заправлять спиртовку вблизи устройств с открытым пламенем. Не рекомендуется заполнять спиртовку топливом более чем наполовину объема резервуара. Нельзя зажигать фитиль спиртовки посредством другой спиртовки, перемещать или переносить спиртовку с горящим фитилем. Гасить пламя спиртовки только посредством колпачка. Не держать на рабочем столе, где используется спиртовка, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель (юр. адрес): ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие спиртовок требованиям ГОСТ 25336-82 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.