



ИНСТРУКЦИЯ ПО АВТОКЛАВИРОВАНИЮ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ БАНОК (БУТЫЛОК)

1. Полипропиленовые банки можно автоклавировать повторно.
2. Тщательно очистите банки и тщательно промойте дистиллированной водой перед автоклавированием. При необходимости используйте подходящее моющее средство для удаления загрязнений.
3. Банки должны быть автоклавированы без крышки. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ КРЫШКИ, даже если они откручены или слегка закручены.
4. Крышки могут быть автоклавированы внутри стерилизационного пакета или сбоку от банки. Стерилизационная лента может быть использована для крепления крышки к горлышку банки.
5. Не кладите слишком много банок в стерилизационную корзину. Банки должны иметь достаточно места внутри автоклава для расширения.
6. Используйте медленный цикл охлаждения. НЕ завинчивайте крышку, пока банки не достигли комнатной температуры.
7. НИКОГДА не автоклавируйте изделия из ПЭВП, ПЭНП. Проверьте код полимера на продукте.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Приведенные выше замечания помогают клиентам правильно настроить цикл стерилизации. Они относятся только к правильному и безопасному использованию банок и не должны рассматриваться как протокол проверки стерильности. Цикл стерилизации и гарантия стерильности - это исключительная ответственность клиента на каждом отдельном учреждении.